

E型COD说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
COD检测盒 (LR)	5-100mg/L	EC01L1	901	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计
COD检测盒 (HR)	20-10000mg/L	EC01M1	900	

取样方式:

测定水样浓度范围		取样操作 (mL)	
		取水样	加蒸馏水
1	20-1200mg/L	2.5	0
2	100-2500mg/L	1.0	1.5
3	250-5000mg/L	0.5	2.0
4	500-10000mg/L	0.2	2.3


强烈建议用户使用第1种取样方法




0570-3088893
www.titre.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢



使用方法

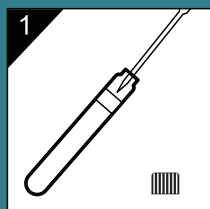


1
参比溶液: 加入蒸馏水2.5mL
样品: 加入待测水样2.5mL

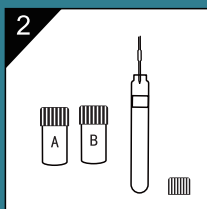


2
加入0.7mL试剂A和4.8mL 165°C, 10min消解试剂B, 摇匀

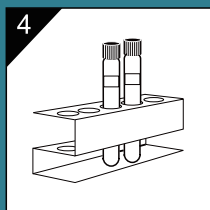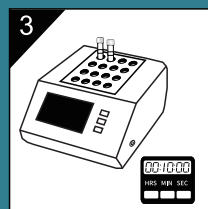

4
空气冷却2min

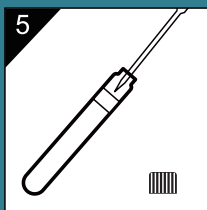

5
每支管中加入2.5mL蒸馏水, 摇匀, 水冷2min

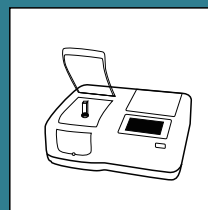

测量: 倒入30mm比色皿, 放入参比调零, 放入水样读数