

LABII®

B型COD高量程说明书

品名	量程范围	货号	适用仪器
COD检测预制试剂 (HR)	20-10000mg/L	BC01H0	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

取样方式:

测定水样浓度范围		取样操作 (mL)	
		取水样	加蒸馏水
1	20-1200mg/L	2.5	0
2	100-2500mg/L	1.0	1.5
3	250-5000mg/L	0.5	2.0
4	500-10000mg/L	0.2	2.3

强烈建议用户使用第1种取样方法

前期准备:

100个样:

CODH-A: 1.将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中, 加入75mL水, 加入5mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。

COD-B: 2.将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中, 加入500mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。

500个样:

CODH-A: 1.将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中, 加入348mL水, 加入22mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。


COD-B: 2.将整瓶粉末试剂倒入洗净的烧杯中, 加入2500mL浓硫酸后不断搅拌使其完全溶解。




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢



使用方法

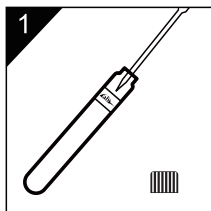


样品: 加入待测水样
2.5mL
参比溶液: 加入蒸馏
水2.5mL

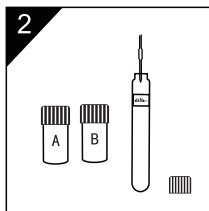


加入0.7mL试剂A和4.8mL 165°C, 10min消解
试剂B, 摇匀

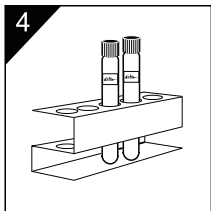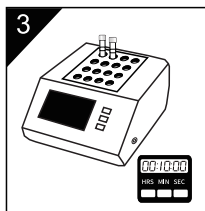

空气冷却2min

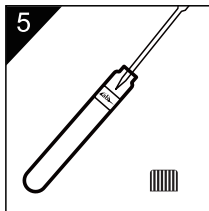

每支管中加入2.5mL
蒸馏水, 摇匀, 水冷
2min

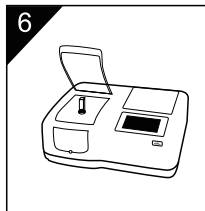

测量: 倒入30mm比色
皿, 放入参比调零,
放入水样读数