

E型总氮综合说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
总氮检测盒 (LR)	0-25mg/L	EN07G0	D60-301	具有圆形比色血槽 且可建立标准曲线的 分光光度计
总氮检测盒 (HR)	0-100mg/L	EN07G0	D60-300	

应用范围:


适用于地表水、市政污水和工业废水等各类水质中总氮的测定。浓度过高时需采用稀释等方法处理。




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢


使用方法

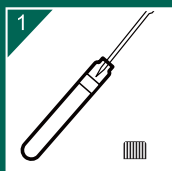


低量程: 样品: 加入0.5mL
试剂A, 加入1.0mL待测水样
空白: 加入0.5mL试剂A
加入1.0mL蒸馏水
高量程: 样品: 加入1.0mL
试剂A, 加入0.2mL
待测水样空白: 加入1.0mL
试剂A, 加入0.2mL蒸馏水

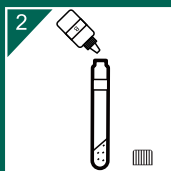


滴入2滴B试剂摇匀

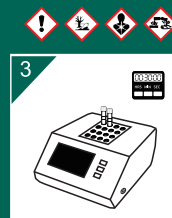


125°C, 30min 消解

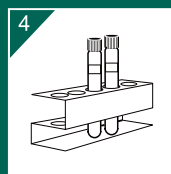


冷却至室温

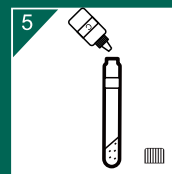

加入2滴试剂C, 摇匀,
反应2min

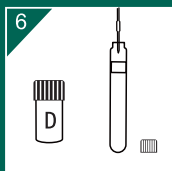

加入5.0mL试剂D, 摇匀,
静置15min

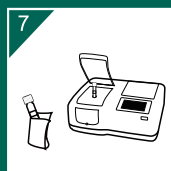

测量: 擦拭试管放入参
比调零, 放入水样读数

注意:
D试剂, 每次使用前必须
摇匀, 变色不可使用